

FTK – 118 DUREZA TOTAL

COMPONENTES:

1 x TH-11 Indicador Dureza Total, 25mL

1 x TH-12 Reactivo Dureza Total, 25mL

1 x Tubo de plástico de muestra, 15mL

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:

1.- Limpie y llene la cubeta hasta la marca de 15mL para realizar la analítica.

2.- Adicione 5 gotas del reactivo TH-11, agite para mezclar. La muestra se volverá de color rosa si hay dureza total.

3.- Añadir gota a gota el reactivo TH-12, agite después de adicionar cada gota hasta pasar de color rosa a azul. Cuente las gotas.

4.- Cada gota equivale a 1ºfH. Multiplique el número de gotas por 10. El número resultante le dará la dureza total expresada en ppm.